

EN
14470-1EN
1363-1EN
16121FM
605090
HOMOLOGUÉE
EN14470-1105
TESTÉE SELON
EN14470-1

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1 & FM 105 MINUTES POUR PRODUITS INFLAMMABLES

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Testées et homologuées à la norme FM6050.
- Conforme au niveau 2 de la norme EN 16121+A1 (ouverture/fermeture de 80000 cycles et mise en place de la charge définie par le constructeur sur les étagères).
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, ISO 7010 et à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04/2004).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu par un laboratoire d'essais français accrédité EN 17025 par le COFRAC, selon la courbe normalisée ISO 834.
- Poignée sur toute la hauteur de l'armoire pour une meilleure ergonomie et une facilité d'ouverture.
- Piètement permettant un déplacement aisé par transpalette : évite les lourdes manipulations et permet de déplacer aisément l'armoire en cas de nouvel aménagement.
- Cache-plinthe esthétique et simple d'utilisation sans nécessité d'outil de fixation.
- Roulettes de mise en place incluses pour les modèles 791+ et 792+.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse. Le bac de rétention doit être positionné en bas de votre armoire. Dans la mesure où vous souhaitez l'utiliser comme espace de stockage, vous devez impérativement y placer, au préalable, un caillebotis (voir options) correspondant à votre bac de rétention.

- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 47°C.

OPTIONS

- Étagères supplémentaires.
- Caillebotis pour bac de rétention
- Surprotections en PVC
- Toit en pente
- Caissons de ventilation ou de filtration
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles).
- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794+ et 795+ :
 - Bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Serrure à code (1 par porte).

VENTILATION

Accessoire indispensable pour améliorer la sécurité de votre armoire.

Nous vous recommandons vivement l'ajout d'un caisson de ventilation ou de filtration à votre armoire de sécurité.

Le caisson permet d'extraire les vapeurs stagnantes contenues dans votre armoire et de renouveler l'air, diminuant ainsi une surchauffe interne.

SERNFC | SERRURE À TECHNOLOGIE NFC

Cette serrure est une solution de verrouillage fiable utilisant la **technologie NFC**. Il s'agit d'une serrure robuste en zinc moulé sous pression, conçue pour protéger l'accès à votre armoire. Elle combine l'innovation numérique et un déverrouillage traditionnel, car elle intègre une ouverture de secours par clé.

Les étapes clés

- Installation de l'application : L'utilisateur doit d'abord installer l'application disponible sur iOS et Android puis s'enregistrer.
- Verrouillage (option payante possible) : Après avoir fermé la porte et tourné la serrure manuellement en position fermée, l'utilisateur appuie sur l'onglet « ACCUEIL » de l'application et maintient son téléphone contre la serrure pour confirmer le verrouillage.
- Déverrouillage : L'utilisateur approche son smartphone de la serrure via l'application ; une fois le signal de déverrouillage reçu sur l'écran, il lui suffit de tourner la serrure à 90° pour ouvrir la porte.

Les avantages

- Trois niveaux d'utilisation : la serrure NFC accepte trois types de gestion suivant les besoins d'accès des utilisateurs : public, public enregistré et privé.
- Absence de batterie et de câblage : Étant alimentée par NFC, elle ne nécessite aucune pile ni branchement électrique, ce qui simplifie grandement l'installation.
- Aucune maintenance : Le système ne nécessite aucune maintenance, car il n'y a pas de composants d'alimentation à surveiller ou à remplacer.
- Simplicité d'utilisation : La gestion quotidienne se fait entièrement via le smartphone, évitant les problèmes liés à la perte de clés physiques pour les utilisateurs finaux.
- Sécurité hybride : Bien que numérique, la serrure conserve une clé de secours physique et un cylindre inviolable, garantissant l'accès même en cas de problème.





✓ **EN 14470-1**
CONFORME - VERSION 2023

▲ 795+E + C235



Pictogramme normalisé




Étagères de rétention



Ferme-porte avec
thermofusible



Bac de rétention
amovible

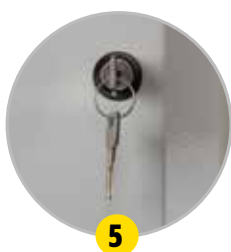


Fermeture à clef



Déplacement
par transpalette (à vide)



Option serrure
à code SERCODE

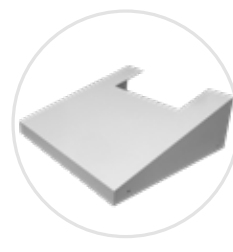

Option toit en pente
TP148/TP235

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptifs

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours

EN
14470-1

EN
1363-1

EN
16121

FM
6050

90
HOMOLOGUÉE
EN14470-1

105
TESTÉE SELON
EN14470-1

RSE

**FABRICATION
FRANÇAISE**



▲ 791+E



▲ 792+E + C2



▲ 793+E + C35



▲ 798+E



▲ 794+E



▲ 795+PJE

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Armoires
lithium-ion

**Armoires
inflammables**

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Rétention
et Réceptants

Armoires à documents
Équipements anti-feu

Douches et
premiers secours



ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

Référence pour porte		Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids max. par étagère (kg)	Poids (kg)
blanche	jaune ⁽⁴⁾						Etagère de rétention	Bac de rétention		
791+E	791+PJE	sous paillasse	1	630 x 635 x 570 ⁽¹⁾	420 x 490 x 285	30	1	1	30	127
792+E	792+PJE	sous paillasse	2	630 x 1137 x 570 ⁽¹⁾	420 x 1000 x 285	60	1	1	50	213
798+E	798+PJE	comptoir	1	1100 x 635 x 670 ⁽²⁾	820 x 490 x 410	65	2	1	30	182
793+E	793+PJE	comptoir	2	1100 x 1137 x 670 ⁽²⁾	820 x 1000 x 410	115	2	1	50	297
794+E	794+PJE	haute	1	1950 x 635 x 620 ⁽³⁾	1620 x 490 x 410	130	3	1	30	287
795+E	795+PJE	haute	2	1950 x 1137 x 620 ⁽³⁾	1620 x 1000 x 410	250	3	1	50	453
795+900E	795+900PJE	haute	2	1950 x 905 x 620 ⁽³⁾	1620 x 765 x 410	200	3	1	46	438

ACCESSOIRES

Référence	Description	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
E1	Étagère de rétention pour armoire 1 porte type 791+	30 x 485 x 285	3
E2	Étagère de rétention pour armoire 2 portes type 792+	30 x 992 x 285	6
E48	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm ⁽¹⁾	30 x 490 x 410	3
E35	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P 670 mm	30 x 992 x 410	6
E235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P 670 mm	30 x 760 x 410	4
B1	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 791+	100 x 480 x 315	3
B2	Bac de rétention pour armoire 1 porte type 792+	100 x 985 x 315	8
B48	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	100 x 480 x 410	4
B35	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P 670 mm	100 x 985 x 410	8
B235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P 670 mm	100 x 753 x 410	8
C1	Caillebotis pour armoire 1 porte type 791+	90 x 470 x 305	3
C2	Caillebotis pour armoire 2 portes type 792+	90 x 980 x 305	6
C48	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 670 mm	90 x 460 x 395	3
C35	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 670 mm	90 x 975 x 395	6
C235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 670 mm	90 x 747 x 400	8
RRA34	Rayonnage 4 niveaux + plaque de charge pour armoires 795+	1570x980x390	-
SERCODE	Serrure à code numérique (une par porte) équipé de sa clé de sécurité	-	1
SERCODEH	Serrure à code numérique horizontal pour ref 791+ et 792+	-	1
TP148	Toit en pente pour armoire 1 porte		
TP235	Toit en pente pour armoire 2 portes		

(1) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 520 mm

(2) Profondeur avec le manchon de raccordement à l'arrière. Profondeur sans manchon : 620 mm

(3) Hauteur avec le manchon de raccordement au-dessus. Hauteur sans manchon : 1900 mm

(4) Non tenue en stock

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+